



RNA 提取辅助试剂 (氯仿替代物)

产品描述

氯仿替代物是一种氯仿替代品, 是多种低毒性的有机物的混合物, 但主要成分可以在 RNA/DNA 提取过程中代替氯仿, 达到分层、去除色素/蛋白质, 去除苯酚的作用。本产品主要成分为 1-溴-3-氯丙烷, 以及其它添加剂组成。

订购信息

产品名称	货号	规格
RNA提取辅助试剂 (氯仿替代物)	AN51L677	100mL

运输与保存

常温运输。常温避光保存, 有效期24个月。

使用方法

一步法RNA抽提试剂: 在1mL 总RNA提取试剂盒 (trizol) (货号: AN51L758) 或其它类似的提取试剂中, 加入100uL氯仿替代物 (代替200uL氯仿)。

CTAB 抽提试剂: 加入等倍CTAB裂解液体积的氯仿替代物 (氯仿也是等倍体积)。

酚抽提试剂: 加入等倍水饱和酚或 Tris 饱和酚体积的氯仿替代物进行抽提, 然后再用等倍体积的氯仿替代物抽提, 去除残留的苯酚 (苯酚微溶于水)。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着, 用大量流动清水冲洗, 就医。
3. 眼睛接触: 立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 min, 就医。
4. 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处, 保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧; 如呼吸停止, 立即进行人工呼吸, 就医。
5. 食入: 用水漱口, 给饮牛奶或蛋清, 就医。

相关产品推荐

PAGE预混快速凝胶试剂盒 (淡红、多浓度) (货号: AP15L534)

三色预染蛋白Marker (10-180KD) (货号: AP13L052)